

ویژگی و مزیت محصول

در صورت کشت سلولهای مختلف در مجاورت سرم حیوانی FBS یا مشکلاتی در خصوص پیوند به بیماران وجود دارد. اول اینکه وجود پروتئینهای بافت حیوانی به عنوان آنتی ژنهای گونه دیگر (زنوزنیک) توسط سیستم ایمنی فرد دریافت کننده پیوند شناسایی شده و موجب واکنشهای التهابی ایمونولوژیک و در نهایت رد پیوند می گردد. عیب دیگر در استفاده از سرم حیوانی، این نبودن آن از لحاظ سرایت بیماریهای قابل انتقال از طریق حیوانات است؛ به گونه ای که با وجود شرایط استریل بالا همچنان خطر انتقال آلودگیهای باکتریایی و ویروسی و به ویژه Creutzfeldt-Jacob (انسفالوپاتی اسنجی شکل گاوی) گیرنده پیوند را تهدید می نماید. حفظ مقداری سرم حیوانی (حدود ۷ تا ۳۰ میلی گرم) درون سیتوپلاسم سلولهای بنیادی مزانشیمی در طی کشت آنها مشکلات فوق را بحرانی تر نموده و نیاز به یک جایگزین مناسب را ضروری تر می سازد. مطالعات انجام شده در زمینه مقایسه اثرات سرم خون بند ناف انسانی با سرم جنینی گاو نشان می دهد که استفاده از سرم خون بند ناف انسانی با غلظت ۲ درصد از لحاظ میزان تکثیر سلولی و میزان زنده مانی سلول های بنیادی مزانشیمی معادل سرم جنین گاوی با غلظت ۱۰ درصد بود. این نتایج نشان داد که استفاده از سرم خون بند ناف می تواند نقش موثری در کاهش هزینه های پرورش های تحقیقاتی داشته باشد.

تولید وزیکول های خارج سلولی یا اگزوژوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی نیازمند محیط های فاقد سرم های حیوانی هستند و به این منظور کشت این سلول ها به تدریج با کاهش میزان غلظت سرم جهت سازگار شدن کشت سلولی و تولید اگزوژوم های خالص می باشد، از اینرو امکان کشت سلول ها با درصد های پائین تر سرم زمان رسیدن به سازگاری سلولی و هزینه ها را کاهش می دهد.



سرم خون بند ناف انسانی


شرکت آینده پژوهه سلامت امید (آپسا)

تهران- کامرانیه جنوبی- خیابان پاشا ظهری- بن بست مریم
پلاک ۴ - طبقه همکف

تلفن: ۰۲۱-۲۶۷۱۰۰۸-۲۲۶۷۴۹۷۷

داخلی ۱۲۷

معرفی محصول

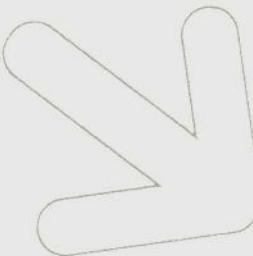

نحوه نگهداری

محصول سرم خون بند ناف انسانی در دمای ۲۰-۲۴ درجه به مدت ۳ سال قابلیت نگهداری و استفاده دارد. همچنین این محصول به صورت ذوب شده در دمای ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۱ ماه قابل نگهداری و استفاده است.

mekanisem umakard mousol

سرم خون بند ناف انسانی به عنوان یک منبع تامین کننده غنی از ترکیبات پروتئینی، فاکتورهای رشد و اسیدهای آمینه به همراه انواع محیط های کشت، امکان رشد و تکثیر انواع سلول های مختلف را در شرایط آزمایشگاهی فراهم می کند.



اطلاعات مربوط به ویژگی های ایمنی محصول

این محصول، شامل یکسری ترکیبات پروتئینی و فاکتورهای رشد انسانی است و در تماس با دست یا تنفس بخارات آن، کاملاً بی خطر است. به دلیل تولید و بسته بندی محصول در شرایط استریل و غربالگری ویروسی برای اهداء کننده خون بند ناف و عدم استفاده از مواد بیولوژیک و همچنین انجام آزمایشات سترونی باکتریایی و قارچی، محصول عاری از هرگونه آلودگی و خطر بیولوژیک برای محقق و نمونه آزمایشگاهی می باشد.

حجم های در دسترس محصول

این محصول در حجم های ۱۰۰ و ۵۰۰ سی سی موجود می باشد.

کاربرد

مشکل عمده در استفاده از سلولهای بنیادی بالغ بخصوص سلولهای بنیادی مزانشیمی که کاربرد فراوانی در بحث سلول درمانی بیماریهای مختلف دارد فراوانی بسیار پایین این سلولها است به طوریکه تقریباً به ازای هر ۱۰ تا ۲۰ هزار سلول در مغز استخوان یک سلول بنیادی مزانشیمی وجود دارد. برای غلبه بر این مشکل روشهای مختلف تکثیر و کشت این سلولها توسط محققین زیادی مورد آزمایش قرار گرفته اند و اغلب از سرم جنینی گوساله (FCS) یا سرم جنینی گاو (FBS) به میزان ۱۰٪ تا ۲۰٪ استفاده می کنند. علاوه بر مشکل اخلاقی تهیه FBS که از سیستم جریان خون بسته سیاهه رگی جنین گاو در کشتارگاه تهیه می شود و پرصرف ترین نوع سرم در کشت سلولی است، در عین حال در مصرف آن همیشه دغدغه انتقال احتمالی بیماری از حیوان به انسان وجود دارد. نتایج مطالعات اخیر نشان می دهند که فرآورده های پلاسمایی خون بند ناف از جمله سرم، آلبومین و حتی لیز پلاکتی علاوه بر رفع موانع استفاده از سرم جنینی گاو، قابلیت بهینه سازی شرایط کشت را نیز برای اهداف سلول درمانی دارد.

توجه: استفاده از این محصول فقط برای مطالعات آزمایشگاهی و تحقیقاتی مجاز بوده و قابلیت استفاده در مطالعات بالینی را ندارد.